



Centrifuges



D1012UA

Ver.20220925

High Speed Palm Micro Centrifuge



Vsebina pakiranja

Glavna enota ×1, plastični rotor ×1, adapterja ×2, enostaven uporabniški priročnik ×1, napajalnik ×1, imbus ključ 2 mm ×1



Rotor je združljiv z 12 × 2 ml epruветami in 4 × PCR8 trakovi

Spremembe ali predelave, ki jih izrecno ne odobri odgovorna oseba za skladnost, lahko prekličejo uporabnikovo pravico do uporabe naprave.

Opomba: Ta centrifuga je bila testirana in ugotovljeno je bilo, da ustreza omejitvam za digitalno napravo razreda A, v skladu s 15. delom FCC predpisov. Te omejitve so zasnovane za zagotavljanje razumne zaščite pred škodljivimi motnjami pri delovanju naprave v komercialnem okolju. Naprava generira, uporablja in lahko oddaja





radijske frekvenčne signale in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči motnje v radijski komunikaciji. Uporaba centrifuge v stanovanjskem okolju lahko povzroči škodljive motnje, ki jih bo moral uporabnik sam odpraviti.

Navodila za namestitev

1. Razpakirajte napravo in centrifugo postavite na trdno in ravno površino (npr. laboratorijsko mizo).
2. Zagotovite delovno okolje s temperaturo zraka med 5 °C in 35 °C.
3. Zaščitite centrifugo pred neposredno sončno svetlobo in temperaturami nad 30 °C.
4. Pustite vsaj 10 cm prostora med napravo in drugimi predmeti za dobro prezračevanje in delovanje.
5. Držite centrifugo stran od toplote, vode (tekočin) in kemikalij.

Namestitev rotorja

1. Preverite, da je komora centrifuge čista in suha.
2. Preverite, da rotor nima znakov korozije, razpok ali poškodb.
3. Namestite rotor na os motorja.
4. Pritisnite rotor navzdol, dokler ni trdno nameščen.
5. Rotor vedno nameščajte in odstranjujete z obema rokama.



Postopek delovanja



1. Priključite napajalnik in pritisnite stikalo za vklop (na zadnji strani naprave). OLED zaslon se bo prižgal.
2. S pritiskom na gumb , odprite pokrov in simetrično razporedite epruvete z vzorci v rotor, pri čemer pazite, da so ravni tekočin enake in da se nič ne razlije (kot prikazano na slikah).
3. Zaprite pokrov centrifuge. Na OLED zaslonu se dotaknite indikatorjev »Speed« (hitrost) in »Time« (čas), da preklapljate med prikazom hitrosti in časa, ter z gumbom nastavite zelene vrednosti.
4. Podprte funkcije:
Obseg hitrosti: 2000–10000 vrt/min, povečanje po 1000 vrt/min
Obseg časovnika: 10 s – 20 min, povečanje po 10 s
5. Pritisnite gumb na OLED zaslonu za zagon centrifuge; ponovno pritisnite za ustavitev delovanja. Če se pokrov med delovanjem odpre, se bo centrifuga samodejno ustavila .
6. Po zaključku centrifugiranja odstranite epruvete, izklopite napajanje in izklopite glavno enoto.





Centrifuges



Kontakt

DLAB Scientific Co., Ltd

Yu An Road 31, Beijing Airport Economic core
zone, Shun yi District, Peking, Kitajska

101318 Tel: 86-10- 85653451/52/53

Fax: 86-10-85653383

E-mail: info@dlabsci.com

web: www.dlabsci.com

12302325

